

Hygieniatestit

# Orion Clean Card Pro

## Pikaproteiinitesti



### Käyttöalue


Elintarviketuotantolaitoksissa sekä tiloissa, joissa valmistetaan ja tarjoillaan ruokaa. Puhtausseuranta keskitetään hygienian kannalta kriittisiin kohtiin. Elintarviketurvallisuuden ohella Orion Clean Card Pro –testiä voidaan käyttää astianpesukoneen puhdistustuloksen varmentamiseen, puhtauden osoittamiseen kriittisissä pisteissä myös terveydenhuollossa sekä varmistamaan instrumenttien puhtaus ennen autoklavointia.

### Ominaisuudet

Helppokäyttöinen menetelmä puhdistustuloksen ja valkuaisjäämien seurantaan. Kostuta-pyyhi-tulkitse. Nopea, luotettava ja taloudellinen pikatesti.. Värimuutos ilmaisee likaisen pinnan ja tulos näkyy 30 sekunnissa.. Joustava muotoilu helpottaa näytteen ottoa erilaisista kohteista.. Testin tekeminen ei vaadi erityisosaamista eikä tarvita lisäinvestointeja tai -laitteita. Tuotteella on pitkä säilyvyys.

### Käyttöohje

Kostuta tutkittava näytealue (n. 10x10 cm) suihkuttamalla muutaman kerran puhtaasta vedestä sumutuspullosta. Pyyhi testialue näyteliuskalla ensin vaakasuoraan reunasta reunaan, sitten pystysuoraan reunasta reunaan. Lue tulos 30 sek. kuluttua ja arvioi se pakkauksessa olevan taulukon mukaisesti. Tulos säilyy muuttumattomana n. 30 min.

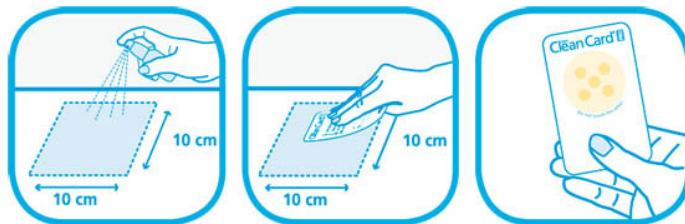

### Varastointi

Huoneenlämmössä valolta, vedolta ja jäätymiseltä suojattuna. Viimeinen käyttöpäivä ja eränumero on merkitty rasiaan.

### Valmistusmaa

Suomi

### Käyttö- ja ympäristö-

Testit voidaan hävittää energijakeessa. Käytetyt testit eivät ole terveydelle haitallisia..

Pakkauskoko/ Tuotekoodi 25 liuskaa

Kiiltoclean

EAN

63200

643811 50626 15

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi](mailto:asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi).

05/14